


ELISA用プレート

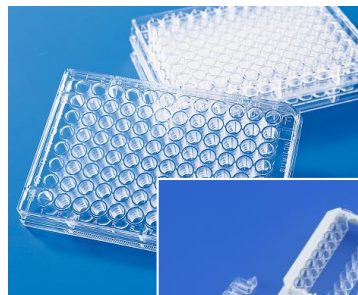

一体型プレート



セバプレート



発光用白色プレート
&
発光用黒色プレート

【製品の種類】

製品タイプ	特徴	結合様式
Sタイプ	物理吸着タイプ	物理吸着
発光測定用白色プレート	化学発光測定用プレート	物理吸着
発光測定用黒色プレート	発光測定用プレート	物理吸着
Hタイプ	表面加工を施した高吸着タイプ ウェル間のバラつき小	物理吸着
Aタイプ	表面にアミノ基を有する 化学結合タイプ	共有結合
Cタイプ	表面にカルボキシル基を有する 化学結合タイプ	共有結合



高品質


約40年続く

SUMILON®

で培ってきた加工・表面処理技術

◆ 社内評価（サンドイッチELISA法）により、プレート内のウェル間バラつきを比較（参考データ）

当本品：MS-8508M

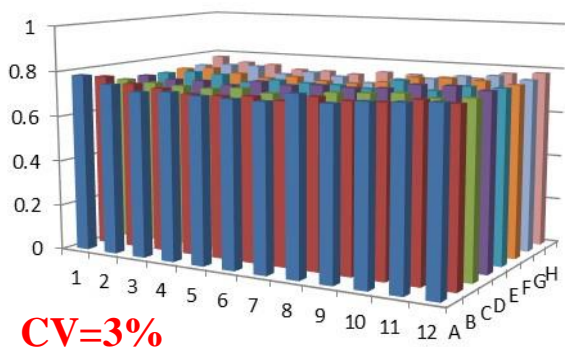

実験条件

【試薬】	抗アルブミン抗体 アルブミン HRP標識抗アルブミン抗体
【固定化条件】	終濃度：5 mg/mL 室温で2時間
【測定方法】	ヘルシダグゼン用発色キットT(ML-1120T)で調整した発色剤100uL/well分注し、室温遮光状態で15分静置後、停止液を添加し、吸光度(450nm)を測定する。

プレート内ウェル間バラつきは、CV=5%以下の低いバラつきを示した



供給安定性（国内で生産）

診断薬・キットメーカーで採用実績あり、納入仕様書を締結可能



カスタム対応


お気軽にご相談ください。



【価格表】

品番	品名	タイプ	ウェル数	底形状	ウェル容量	材質	包装/ケース	参考価格 (税別: 円)	
								単価 (円)	ケース価格 (円)
MS-8496F	ELISA用プレートS	S	96	平底	400μL	ポリスチレン	100枚 (5枚/包)	253	25,300
MS-8596F	ELISA用プレートH	H	96	平底	400μL	ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	402	20,100
MS-8896F	ELISA用プレートH (検査書付)	H	96	平底	400μL	ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	402	20,100
MS-8696F	ELISA用プレート 96F A (アミノプレート)	A	96	平底	400μL	ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	770	38,500
MS-8796F	ELISA用プレート96F C (カルボプレート)	C	96	平底	400μL	ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	702	35,100
MS-8496W	発光測定用白色プレート 96F S (白色)	S	96	平底	400μL	ポリスチレン	100枚 (5枚/包)	460	46,000
MS-8496K	蛍光測定用黒色プレート 96F S (黒色)	S	96	平底	400μL	ポリスチレン	100枚 (5枚/包)	460	46,000
MS-8596K	蛍光測定用黒色プレート 96F H (黒色)	H	96	平底	400μL	ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	690	34,500
MS-8408P	ELISA用セパプレート 8F PS	S	8×12	平底	400μL	【フレーム/本体】 ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	896	44,800
MS-8508M	ELISA用セパプレート 8F MH	H	8×12	平底	400μL	【フレーム/本体】 ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	942	47,100
MS-8608F	ELISA用セパプレート 8F A	A	8×12	平底	400μL	【フレーム/本体】 ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	1,730	86,500
MS-8708F	ELISA用セパプレート 8F C	C	8×12	平底	400μL	【フレーム/本体】 ポリスチレン	50枚 (2枚/包)	980	49,000

- ・タイプ S : 通常結合タイプ
- ・タイプ H : 高結合タイプ (ウェル間バラつきが少ない)
- ・タイプ A : アミノプレートは末端に一級アミンと中間に二級アミンを持つ 8原子のスペーサーが表面に結合しています。
- ・タイプ C : カルボプレートはカルボキシル基が表面に直接結合しています。

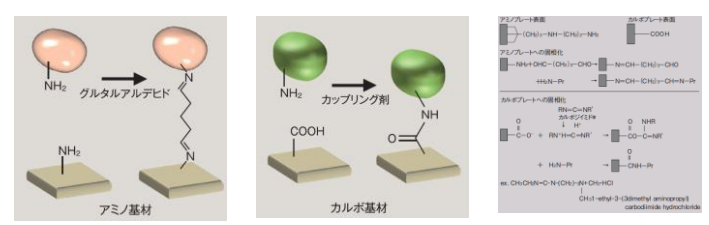

【関連製品】ペルオキシダーゼ用発色キット



品番	品名	発色剤	構成	包装	参考価格 (税別: 円)
ML-1120T	ペルオキシダーゼ用発色キットT	TMBZ	・発色剤(100mL) ・基質液(3mL) ・停止液(100mL)	1個/ケース	9,000

【関連製品】プレート用シール・プレート用フタ



品番	品名	サイズ (mm)	材質	包装	参考価格 (税別: 円)
MS-89961	96穴プレート用フタR (放射線滅菌品)		ポリスチレン	100枚 (5枚/包)	14,000
MS-30010	プレートシール	83×134	ポリエチレン	200枚 (100枚/包)	15,000
MS-30011	プレートシール (低粘着タイプ)	80×136	ポリエチレン	200枚 (100枚/包)	15,000
MS-30020	プレートシール (放射線滅菌品)	83×134	ポリエチレン	200枚 (100枚/包)	18,400

住友ベークライト株式会社

■ S-バイオ事業部 マーケティング・営業部
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
 【東日本エリア】 TEL : 03-5462-4831 FAX : 03-5462-4835
 【西日本エリア】 TEL : 06-7669-0031 FAX : 06-7223-8691
 ■ E-mail : s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp
 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp

