

スナップコニカル

SUMILON SNAPCONICAL

遠心強度試験

使い勝手の良いスナップコニカルに対してもチューブ本体には **SUMILON®** で長年実績のある遠心管のチューブを使用しております。これにより遠心操作も可能になりました。

遠心強度試験:

1. 容器: スナップコニカル (MS - 58500)

試験条件: 遠心分離機 SIGMA 3 - 18K
 設定遠心強度 12,000G
 設定温度 20
 内容量 30mL純水
 使用ローター アンゲル : No. 19776
 時間 10分

3. 結果: **遠心強度: 12,000G、遠心時間: 10分** の試験において漏れはなく、チューブ本体、蓋への割れクラックは発生しませんでした。



卓上遠心分離器



試験条件



セット状態

遠心分離の際は、ご使用になる機器で定められた適正なアダプターをご使用下さい。

このデータは社内評価によるものです。